

MADDE	GÖZ DUŞU	DUŞA DEVAM ET	DUŞ SÜRESİ
<b>YABANCI CİSİMLER</b> Örneğin, toz, kir, metal ve ahşap çapakları v.b.	Plum Eyewash	Plum Eyewash	Yabancı cisim atılana kadar göz duşunu kullanın.
<b>ASİT YARALANMASI</b>	pH Neutral	Plum Eyewash	pH Neutral şişesi boşalana kadar kullan, ardından doktora ulaşana dek Plum Eyewash kullanmaya devam edin.
<b>ALKALİ YARALANMASI</b> Kalsiyum içeren maddeler hariç örneğin kireç ve çimento	pH Neutral	Plum Eyewash	pH Neutral şişesi boşalana kadar kullan, ardından doktora ulaşana dek Plum Eyewash kullanmaya devam edin.
<b>DİĞER YARALANMALAR</b> Örneğin solvent ve yağ	Plum Eyewash	Plum Eyewash	Yanma ve rahatsızlık durana kadar, yada doktora ulaşana dek, Plum Eyewash göz duşlarını kullanın.
<b>DERİ YARALANMALARI</b> Asitler, bazlar ve kimyasallar	pH Neutral	Plum Eyewash	pH Neutral şişesi boşalana kadar asid gelen yeri durula, ardından doktora ulaşana dek veya rahatsızlık gidene dek Plum Eyewash kullanmaya devam edin.



pH Neutral




Plum Eyewash



İstasyondan göz duşunu alın.



Kapağı oklar yönünde çevirerek kırın ve göz duşu kullanılmaya hazır.

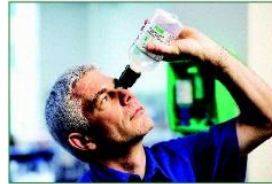

Kafanızı arkaya doğru eyerek göz duşunu kullanabilirsiniz.



Kafanızı öne doğru eyerek göz duşunu kullanabilirsiniz.

## !!! ÖNEMLİ !!!

Yaralanma halinde kapağı ok yönünde çevirerek açın ve kapağın göz haznesini gözünüzün etrafına dayeyecek şekilde çok bastırmadan tutun, şişeyi yavaşça sıkmaya başlayın, solüsyon kapağın göz haznesine dolacak ve haznedeki boşluklardan kendisi dışarı akacaktır. Gözünüzdeki yanma dursa dahi tıbbi yardım isteyin. Hastaneye giderken göz duşu uygulamasına devam edin. Şişeler tek kullanımlıktır, bir kez kapağı açtıktan sonra şişenin tamamı kullanılır.